


НОВИНКА от EZI-DOCK SYSTEMS

eziflow™

UV-C

Технология для асептической загрузки порошка с УФ-камерой

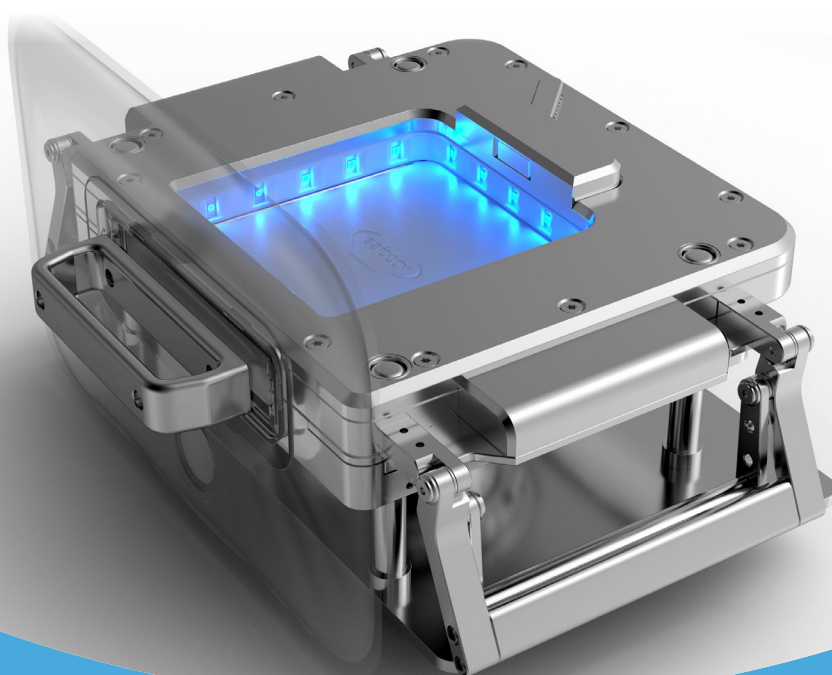

SIMPLE TO USE

Logical process with
minimal training needed



FAST

Sterilise to log 6
within minutes



FULL BORE TRANSFER

No product hangup



SAFE

Uses proven UV-C
technology – **not VHP**



COST EFFECTIVE

Low cost, single
use flexible transfer
chargebags


See the Light




ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СИНТЕЗА
www.sineks.ru

www.ezidock.com

1. КРЕПЛЕНИЕ ПАКЕТА

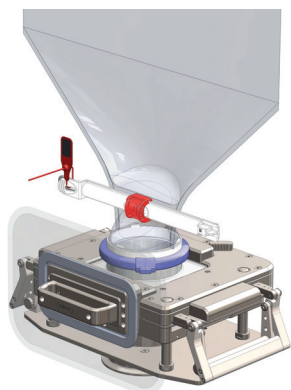


2. ЦИКЛ ОЧИСТКИ #1

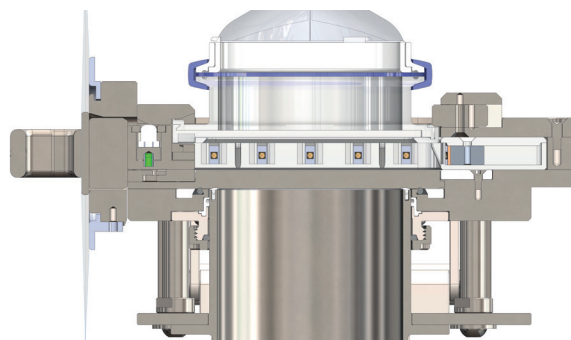


Нижняя сторона пассивной и верхней поверхности активного слайдера подвергается воздействию УФ-излучения

3. ОТКРЫТИЕ ЗАЖИМА

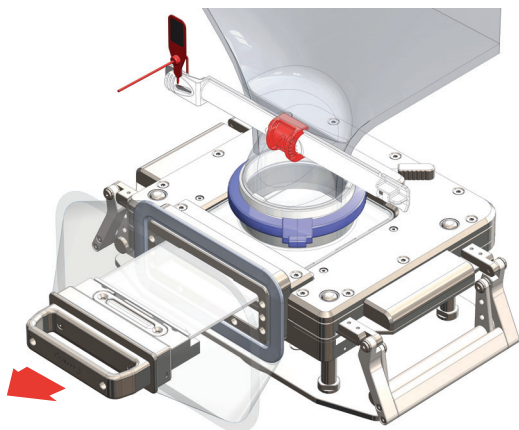


4. ЦИКЛ ОЧИСТКИ #2

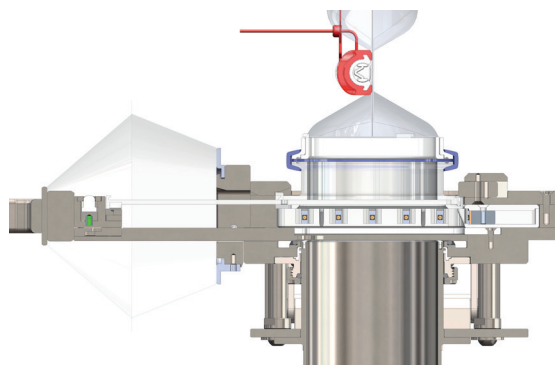


Контактные поверхности пассивной и активной системы, подверженные воздействию УФ

5. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

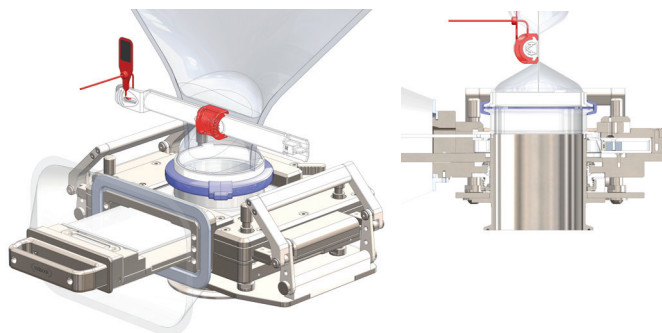

Пассивная часть взаимодействует с активным патрубком. Система готова к передаче продукта

6. ПЕРЕДАЧА ПРОДУКТА

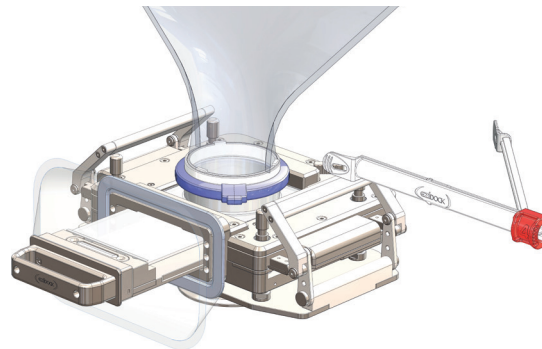

Снимите зажим на горловине загрузочного пакета для передачи продукта через систему